

Guide d'utilisation

Ocediciel - Spinlab

1° Installation

Le logiciel s'installe par défaut dans :

C:\Documents and Settings\utilisateur\Bureau\Ocediciel.

L'emplacement d'installation peut être modifié si souhaité.

Lors la première mise en route, vous devez coller le code d'activation qui vous a été envoyé avec le logiciel. Partie informations > Saisir un nouveau code.

Si le code d'activation ne vous a pas été remis en même temps que le logiciel, utiliser dans la partie informations, l'envoi d'un mail pour demander ce code qui vous sera envoyé.

2° Informations

Sur la page d'accueil du logiciel, la partie informations donne accès à différents éléments :

- Choix du logo

Par défaut celui d'Ocedis, modifiable en cliquant sur : «charger une nouvelle image»

- Informations logiciel / Vos informations

Info logiciel :

- La version du logiciel
- Votre nom d'utilisateur
- Votre gamme de produit
- La date d'expiration du logiciel

Vos informations :

- Vous pouvez rentrer, et modifier à tout instant des informations sur votre société, apparaissant ensuite dans le pied de page de l'analyse

- Signaler un problème ou un dysfonctionnement par envoi de mail.

- Choix du prix de l'analyse

Prix à indiquer, avec la possibilité de déduire ce prix des achats de produits du client.

3° Analyses

Nouvelle analyse :

- Utiliser l'icône « nouvelle analyse » de la page d'accueil.

- Au fil des différents onglets (clients, bassin, analyse), remplir les différents éléments demandés.

- Au niveau de l'onglet Analyse, cliquer sur l'icône Spin Lab afin de faire apparaître les données de l'analyse (Attention seules les données marquées de l'icône Spin sont analysées par le Spin Lab). Ou remplir les données observées manuellement.

- Puis, cliquer sur l'icône Analyse pour générer l'analyse des données.

Retrouver une analyse effectuée :

- Utiliser l'onglet « analyses précédentes » de la page d'accueil. Possibilité de rechercher l'analyse selon différents critères : date, libellé, mail, adresse.

Fichier client :

- Chaque analyse effectuée est enregistrée dans un fichier client où sont renseignés :

Le nom, l'adresse, le téléphone et le mail du client ainsi que la date de la dernière analyse, le nombre d'analyses déjà effectuées.

- Ce fichier est accessible depuis l'onglet nouvelle analyse > rechercher dans le fichier client

- Également, il est possible d'importer un fichier depuis Excel, avec ses données clients. Attention à ce que les en-têtes de colonnes soient similaires avec le fichier du logiciel : voir ci-dessus.

4° Utilisation Spin lab

Le logiciel Water Link Connect nécessaire à l'utilisation du Spin Lab est à installer avant l'utilisation de l'Ocediciel.

Ci-après, manipulation importante à effectuer au moment de l'installation du WaterLink Connect.

Guide d'utilisation


Ocediciel - Spinlab

Important :


La manipulation suivante est à effectuer au moment où vous installez le Water Link Connect



1 Avant d'ouvrir l'OCEDICIEL et de lancer une analyse, ouvrir le WaterLink Connect

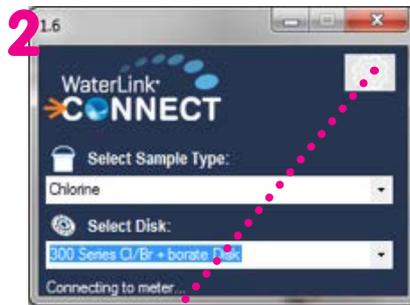

2 Cliquez sur l'écrou pour ouvrir les paramètres

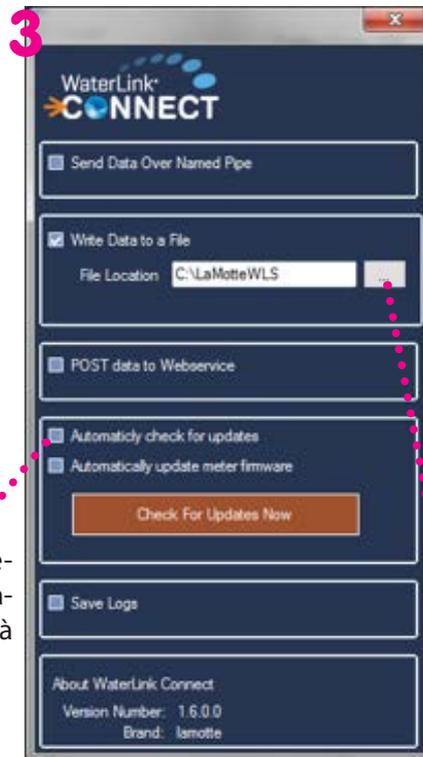

3 Décocher la recherche automatique des mises à jour



4 Enfin, fermer la fenêtre des paramètres, puis laisser la mise à jour du SPIN LAB s'effectuer et lorsque la fenêtre RUN TEST apparaît, vous pouvez fermer le logiciel et n'utiliser que l'OCEDICIEL.



5 Cliquer sur file location : aller dans ordinateur/C:/La-motteWLS

6 Valider après avoir sélectionné le fichier.